

Technisches Datenblatt

DELVOTEST® T

Empfindlichkeit von Delvotest® T

Die in diesem Dokument dargestellte Tabelle ist eine indikative Liste der Empfindlichkeit des Delvotest® T zur Kontrollzeit für die weltweit am häufigsten verwendeten Antibiotika. Diese Liste ist nicht vollständig. Der Test ist empfindlich gegenüber vielen weiteren Antibiotika und Sulfonamiden. Die beste Empfindlichkeit wird bei Verwendung der Kontrollzeit (CT) erreicht. Um mit Kontrollzeit zu testen, führen Sie zusätzlich zu der Milch, die Sie testen möchten, einen weiteren Test mit negativer Kontrollmilch durch. Wenn der Test mit der negativen Kontrollmilch gelb wird, lesen Sie das Testergebnis der anderen Milchproben ab. Die Empfindlichkeit des Tests bei Verwendung einer festen Ablese-Inkubationszeit (3h15) kann verringert sein.

Antibiotic class	Antibiotic	MRL	CCB (ppb)	
			Ampoules	Plates
Penicillins	Amoxicillin	4	2	2
	Ampicillin	4	2	2
	Penicillin G	4	3	1
	Cloxacillin	30	10	10
	Oxacillin	30	3	3
	Nafcillin	30	3	3
Tetracyclines	Oxytetracycline	100	100	80
	Chlortetracycline	100	150	150
	Tetracycline	100	80	100
	Doxycycline *	(0)	50	50
Sulfonamides	Sulfamethazine	100	125	125
	Sulfathiazole	100	30	30
	Sulfadimethoxine	100	40	40
	Sulfadiazine	100	55	50
	Sulfadoxine	100	80	80
Macrolides	Tilmicosin	50	60	100
	Tylosin A	50	35	35
	Erythromycin A	40	160	200
	Spiramycin	200	1500	2000

(*) No MRL for milk

Antibiotic class	Antibiotic	MRL	CCB (ppb)	
			Ampoules	Plates
Aminoglycosides	Neomycin B	1500	140	140
	Gentamycin	100	100	100
	Streptomycin	200	700	1000
	DH Streptomycin	200	700	800
Cephalosporins	Cephapirin	60	5	5
	Desacetylcephapirin	60	2	2
	Ceftiofur	100	20	20
	Desfuroylceftiofur	100	45	80
	Cefalonium	20	5	5
	Cefoperazone	50	20	20
Others	Cefalexin	100	30	30
	Cefquinome	20	50	60
	Cefazolin	50	3	3
	Lincomycin	150	275	220
	Chloramphenicol *	(0)	4000	3500
	Trimethoprim	50	110	120
	Rifaximin	60	40	40
Pirlimycin	100	300	300	
	Dapsone *	(0)	10	10
	Clavulanic Acid	200	700	800



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter oder senden Sie eine E-Mail an: info.food@dsm.com

Head Office: A. Fleminglaan 1 | P.O. Box 1 | 2600 MA Delft | The Netherlands | tel. +31 15 279 9111
For further information, additional addresses and our webshop visit www.dsm.com/foodandbeverages

Date of issue: March 2, 2021

© DSM Food Specialties B.V.

Obwohl sorgfältig auf die Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Angaben geachtet wurde, ist nichts in diesem Dokument als eine Zusicherung oder Gewährleistung auszulegen, für die wir eine Rechtshaftung übernehmen; dazu gehören auch ohne Beschränkung darauf etwaige Gewährleistungen hinsichtlich der Richtigkeit, Gültigkeit oder Vollständigkeit dieser Angaben sowie der Nichtverletzung von geistigen Eigentumsrechten Dritter. Inhaltliche Änderungen dieses Dokuments bleiben ohne Ankündigung jederzeit vorbehalten. Dieses Dokument wird nicht kontrolliert und bei Änderungen nicht automatisch ersetzt. Die jeweils aktuelle Version dieses Dokuments sowie weitere Informationen können jederzeit angefordert werden. Da die Produktformulierungen, spezifischen Gebrauchsanwendungen und Gebrauchsbedingungen des Benutzers nicht unter unserer Kontrolle stehen, geben wir keine Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der vom Benutzer möglicherweise erzielten Ergebnisse. Die Feststellung der Eignung unserer Produkte für die spezifischen Zwecke des Benutzers sowie des Rechtsstatus für die vom Benutzer beabsichtigte Verwendung unserer Produkte obliegen dem Benutzer.

©DSM Food Specialties B.V. | A. Fleminglaan 1 | 2613 AX Delft | The Netherlands | info.food@dsm.com | Trade Register Number 27235314